

Distribuez vos liquides en toute confiance

Vitesse, simplicité et précision



Compatibilité chimique optimale

Le distributeur Disp-X utilise des matériaux inertes de grande qualité pour garantir la pureté de vos réactifs au fil des aliquotes. Le distributeur Disp-X est compatible avec une large gamme de liquides. Il est autoclavable pour les applications biologiques.



Fonctionnalités de sécurité incorporées

Le distributeur Disp-X intègre un système de sécurité doté d'un tube de distribution et d'un bouchon de fermeture pour éviter les distributions ou déversements accidentels. Le piston interne en verre est entouré d'un manchon en polypropylène pour éviter tout endommagement et garantir un fonctionnement tout en souplesse.



Clarté et facilité de commande

Le bouton de réglage permet de définir très facilement le volume souhaité sur le distributeur Disp-X. Il vous suffit de placer le marqueur en face du volume souhaité et de lancer l'opération. Une faible force est nécessaire pour faire monter ou descendre le piston, car un film liquide sert de lubrifiant entre le piston et le cylindre. Les robinets de distribution sont faciles à nettoyer et à remplacer.



Options de dosage flexibles

Le distributeur Disp-X vous permet de changer les accessoires en fonction de votre application. Le remplacement d'accessoires est simple et rapide. Des tubes de distribution et de remplissage télescopiques sont disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter aux différents besoins. Les distributeurs pour flacon Disp-X sont conçus pour des volumes compris entre 0,5 et 50 mL.



Distributeur pour flacons Disp-X™

Manipulation sûre et aisée des réactifs

Le distributeur pour flacon Disp-X de Rainin est un outil précieux pour aliquoter les réactifs rapidement, de manière fiable et en toute sécurité. Ses fonctionnalités de sécurité intégrées protègent l'utilisateur contre tout renversement accidentel et assurent une distribution pratique et facile. Utilisable avec une large gamme de liquides compatibles, y compris les liquides inflammables et corrosifs. Le distributeur Disp-X peut être utilisé dans de nombreuses applications, par exemple dans les laboratoires pharmaceutiques, cliniques, de biologie, de chimie et de médecine légale. Le distributeur Disp-X est compatible avec une large gamme de réactifs liquides. Il assure une étanchéité haut de gamme sur une large gamme de températures et de viscosités. Disp-X est disponible sous 4 plages de volume différentes : 0,5 à 5 mL, 1 à 10 mL, 2,5 à 25 mL et 5 à 50 mL.

Distributeur pour flacons Disp-X™

Distribuez vos liquides en toute confiance

Caractéristiques :

- Matériau chimiquement inerte de haute qualité utilisé sur l'ensemble des distributeurs Disp-X
- Le distributeur Disp-X peut être vissé directement sur des bouteilles de réactif avec des filetages GL 45 ; les autres types de bouteille peuvent être raccordés avec les adaptateurs fournis
- Les robinets de remplissage et de distribution remplaçables permettent un entretien et une maintenance rapides et faciles.
- Le tube de remplissage télescopique s'enclenche de manière perceptible pour un remplacement facile
- Le piston autoscellant du Disp-X facilite la maintenance



Distributeur pour flacons Disp-X



Accessoires des tubes



Composants Disp-X

Informations pour la commande

Référence MT	Désignation	
30373527	DX-5	Distributeur pour flacons Disp-X de 0,5 à 5 mL
30373528	DX-10	Distributeur pour flacons Disp-X de 1 à 10 mL
30373529	DX-25	Distributeur pour flacons Disp-X de 2,5 à 25 mL
30373750	DX-50	Distributeur pour flacons Disp-X de 5 à 50 mL
Accessoires		
30373751	DX-DT10	Tube de décharge Disp-X, 5 ou 10 mL
30373752	DX-DT50	Tube de décharge Disp-X, 25 ou 50 mL
30373753		Tube de remplissage Disp-X, 5 ou 10 mL, longueur 125 à 240 mm.
30373754		Tube de remplissage Disp-X, 5 ou 10 mL, longueur 250 à 480 mm.
30373755		Tube de remplissage Disp-X, 25 ou 50 mL, longueur 170 à 330 mm.
30373756		Tube de remplissage Disp-X, 25 ou 50 mL, longueur 250 à 480 mm.
30373757	DX-FV10	Vanne de remplissage Disp-X, 5 ou 10 mL
30373758	DX-FV50	Vanne de remplissage Disp-X, 25 ou 50 mL
30373759	DX-DV10	Soupape de décharge Disp-X, 5 ou 10 mL
30373760	DX-DV50	Soupape de décharge Disp-X, 25 ou 50 mL

Caractéristiques techniques

Paramètre	Spécification
Température de fonctionnement	15 – 40 °C (59 – 104 °F)
Pression de vapeur	jusqu'à 600 millibars
Masse volumique	jusqu'à 2,2 g/cm ³
Viscosité cinématique	Jusqu'à 500 mm ² /s
Précision	≤0,5 %
Fidélité	≤0,1 %
Autoclavage	Autoclavable à 121 °C à 2 bar conformément à la norme DIN EN 285

Modèle volumique	Subdivisions
Disp-X de 0,5 à 5 mL	0,1 mL
Disp-X de 1 à 10 mL	0,2 mL
Disp-X de 2,5 à 25 mL	0,5 mL
Disp-X de 5 à 50 mL	1 mL

MARQUES COMMERCIALES DE RAININ : Rainin, Disp-X et Pipetting 360° sont des marques commerciales de Mettler-Toledo Rainin LLC.



Mettler-Toledo Rainin, LLC
7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621
Téléphone : +1 510 564 1600
Fax +1 510 564 1604

Sous réserve de modifications techniques
© 03/2017 Mettler-Toledo Rainin, LLC
Imprimé à la demande à partir de contenu en ligne. 17700495 Rev D

www.mt.com/rainin

Pour plus de renseignements